

白蛋白检测试剂盒(溴甲酚绿微板法)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

总蛋白(Total Protein, TP)由白蛋白和球蛋白组成，检测白蛋白的方法有双缩脲法、色氨酸法、染料结合法，其中检测白蛋白的染料结合法可采用溴甲酚绿或溴甲酚紫染料结合，上述染料对白蛋白具有高度的亲和力，通常监测染料与白蛋白结合的初速率，该速率与样品中白蛋白浓度成正比。

白蛋白检测试剂盒(溴甲酚绿比色法)检测原理是在酸性环境下，白蛋白分子带正电荷，与带负电荷的溴甲酚绿(Bromocresolgreen, BCG)结合生成蓝绿色复合物，在 628nm 处有吸收波，该复合物的吸光度与白蛋白浓度成正比，与同样处理的白蛋白标准比较，求得待测样品中白蛋白浓度，多用于人或动物血清、血浆、组织等样本中的蛋白含量测定，该法操作简单、方法特异，既可手工操作，又可采用自动分析仪检测。该试剂盒仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

| 名称 | 规格 | 保存条件 |
|--------------------|------|------|
| 白蛋白检测试剂盒(溴甲酚绿微板法) | 100T | 4℃避光 |
| 试剂(A):BCG 试剂 | 25ml | 4℃避光 |
| 试剂(B):白蛋白标准 | 20mg | RT |
| 试剂(C):白蛋白标准配制液 | 2ml | RT |
| 试剂(D):BCG 空白试剂(备选) | 10ml | RT |
| 使用说明书 | 1 份 | |
| 有效期 | 1 年 | |

自备材料：

- 1、离心管、小试管
- 2、96 孔板、酶标仪

操作步骤(仅供参考)：

1、取 0.5ml 白蛋白标准配制液或稀释液加入到白蛋白标准(20mg)，充分溶解后配制成 40mg/ml 白蛋白标准溶液，配制后可立即使用，溶解后的白蛋白标准溶液应-20℃保存。特别提示：待测蛋白溶解于什么样的稀释液中，白蛋白标准也宜溶解于什么样的稀释液中，例

如待测蛋白溶解于蔗糖，亦取白蛋白标准溶解于蔗糖，一般也可以用 0.9%NaCl 或 PBS 作为溶解白蛋白标准品的稀释液。

2、样本处理：血清、血浆样本直接取 5 μl 检测，对于组织样本，按组织质量(g)：生理盐水(ml)=1：9 比例，加入 9 倍体积的生理盐水或 PBS，冰浴下匀浆后，2500g 离心 10min，取 5 μl 上清待检。

3、白蛋白加样：按照下表设置空白孔、标准孔、测定孔，溶液应按照顺序依次加入，并注意避免产生气泡。如果样品浓度过高，可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定，样品的检测最好能设置平行孔。

| 加入物(μl) | 空白孔 | 标准孔 | 测定孔 |
|-------------------|-----|-----|-----|
| 白蛋白标准配制液 | 5 | - | - |
| 白蛋白标准溶液(40mg/ml) | - | 5 | - |
| 待检样品(血清、血浆、组织匀浆液) | - | - | 5 |
| BCG 试剂 | 250 | 250 | 250 |

4、白蛋白测定：先以空白孔调零，顺序加入 BCG 试剂，并立即混匀，室温放置(30±3)s，在酶标仪 628nm 处读取标准孔和各测定孔的吸光度(即为 A 标准、A 测定)。

5、(备选步骤)当遇到脂血混浊，可设“样本空白孔”：取 5 μl 待测样品加入 250 μl BCG 空白试剂即为“样本空白孔”，以 BCG 空白试剂调零，读取“样本空白孔”的吸光度，用测定孔的吸光度减去“样本空白孔”的吸光度后的净吸光度，计算白蛋白浓度。

计算：白蛋白(g/L)=A 测定/A 标准×白蛋白标准液浓度(g/L)

参考区间：

| | |
|----------|----------|
| 4~14 岁儿童 | 38~54g/L |
| 健康成年人 | 34~48g/L |

注意事项：

- 1、白蛋白标准粉末溶解于白蛋白标准配制液后，即获得白蛋白标准原液，该原液中含有防腐剂，不影响后续检测，该蛋白标准原液-20℃长期保存。
- 2、如果没有酶标仪，也可以使用分光光度计测定，使用分光光度计测定蛋白浓度时，每个试剂盒可以测定的样品数量可能会显著减少。
- 3、本法线性范围是 10~60g/L。
- 4、该法测定正常样本的批间变异系数为 6.3%。

