

全血 miRNA 提取试剂盒说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

描述:

全血 miRNA 提取试剂盒是目前世界上提取小 RNA (<200nt) 操作步骤最简单、重复性最好、小 RNA 产率最高的方法。使用该试剂盒提取的小 RNA (Small RNA) 中, 长度在 15~200nt 范围的 RNA 在 95%以上, 基本不含有大 RNA 和 DNA。使用该试剂通过一步上柱即可获得高纯度 miRNA, 可在 45min 内完成小 RNA 的提取。该试剂盒适用于冻存和新鲜的抗凝全血样本 (注意该试剂盒不适用于血清和血浆)。

组分:

miRNA Reagent A	7.5 ml	30ml
miRNA Reagent B	10 ml	40 ml
miRNA 吸附柱	25 套	100 套
RnaseFree TE Buffer	5ml	5ml

储存: 室温可保存 2 年。

使用防护建议: miRNA Reagent A 溶液中含有胍盐, 其具有强烈的腐蚀性, 试验时请务必佩戴防护眼镜、手套、口罩等防护措施, 如有皮肤接触请立即用大量清水冲洗, 再另行就医。

自备试剂: 异丙醇、乙醇、75%异丙醇