

通用定影液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

通用定影液是用于 Western、Northern、Southern 等后续压片曝光后显影的定影溶液。配方特别适用 X 光片的定影，也可用于普通的黑白底片或照片的定影。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
通用定影液	500ml	1 份	6 个月	4℃ 避光

自备材料：

- 1、X 光片
- 2、显影液
- 3、红灯
- 4、自来水

操作步骤(含显影定影，仅供参考)：

- 1、显影：把 X 光片完全浸没在显影液内，一般显影 10s~2min。具体显影时间要根据显影情况而定，可以在红灯下观察，当发现显影的程度已经达到预定目标，即可停止显影，进行后续步骤。
- 2、水洗：在自来水中冲洗 2~3min，以完全冲洗去显影液。
- 3、定影：浸没在定影液内，定影 2~5min 左右。定影时间再长一些如 10min，通常对洗片的结果没有明显影响。
- 4、水洗：在自来水中冲洗 2~5min，以充分洗去各种残留溶液和试剂。

注意事项：

- 1、曝光、显影、定影步骤均应在严密的避光环境中进行。
 - 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 有效期：6 个月有效。20~25℃ 保存，2 个月有效。

相关产品：

通用定影粉
停影液

丽春红 S 染色液 (10×Ponceau+S)
丽春红 S 染色液 (1×Ponceau+S)
苯胺黑染色液 (0.55%)
氨基黑 10B 染色液 (0.5%)