

Western 转移缓冲液(10×)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Western 转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液，适用于 Western Blot 实验中把蛋白质转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素(NC)膜上，以便进行抗体的孵育和下游实验。Western 转移缓冲液(10×)主要成分为 Tris、甘氨酸等，不含甲醇。不适用于把蛋白质转移到尼龙膜上，该试剂为 10×溶液。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
Western 转移缓冲液(10×)	500ml	1 份	12 个月	4℃

操作步骤(仅供参考)：

- 1、按 Western 转移缓冲液(10×):甲醇:蒸馏水=1:2:7 的比例，配制 1×转移工作液。
- 2、大多数蛋白质转移，应置于 4℃进行，以防止蛋白降解。

注意事项：

- 1、密闭保存，开启后尽快用完。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Western+blot 一抗稀释液
Western 转移缓冲粉剂
Western 洗涤液
Western 抗体洗脱液(酸性)
Western 抗体洗脱液(强碱性)
Western 抗体洗脱液(碱性)