

## Western 转移缓冲液 (5×) 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

Western 转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液，适用于 Western Blot 实验中把蛋白质转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素(NC)膜上，以便进行抗体的孵育和下游实验。Western 转移缓冲液(5×)主要成分为 Tris、甘氨酸等，不含甲醇。不适用于把蛋白质转移到尼龙膜上，该试剂为 5×溶液。

### 产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
Western 转移缓冲液(5×)	500ml/5L	1 份	12 个月	RT

### 操作步骤(仅供参考)：

- 1、按 Western 转移缓冲液(5×):甲醇:蒸馏水=1:1:3 的比例，配制 1×转移工作液。
- 2、大多数蛋白质转移，应置于 4℃进行，以防止蛋白降解。

### 注意事项：

- 1、密闭保存，开启后尽快用完。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

Western 转移缓冲液 (NC, PVDF)
western 转移缓冲液 (5×, 尼龙膜)
Western 转移缓冲液 (5×)
western 转移缓冲液 (10×, 尼龙膜)
Western 转移缓冲液 (10×)
Western 转移缓冲粉剂