

CLAP 蛋白酶抑制剂混合液(1mg/ml)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

蛋白酶抑制剂(Protease Inhibitor)是指与蛋白酶分子活性中心上的一些基团结合，使蛋白酶活力下降甚至消失但不使蛋白变性的物质。蛋白酶抑制剂有很多种，包括 EDTA、E-64、NaVO₃、Bestatin、Leupetin、Pepstatin A、Aprotinin 等均可有效抑制蛋白的降解，并维持原有的蛋白间相互作用。

CLAP 蛋白酶抑制剂混合液 (1mg/ml) 主要由胰凝乳蛋白酶抑制剂 Chymostatin、亮抑酶肽 Leupetin、抗痛素、抑胃酶肽 Pepstatin A 等组成，不含 EDTA。该蛋白酶抑制剂混合液是 100× 的浓缩溶液，适用于从哺乳动物组织、细胞中提取蛋白质，能够更有效的获得目的蛋白质。提取的蛋白可以用于 Western Blot、免疫共沉淀等试验。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
CLAP 蛋白酶抑制剂混合液(1mg/ml)	1ml	-20℃ 避光	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

- 1、开盖前请低速离心一下，以便将黏附于管壁的液体甩至管底。
- 2、使用时,根据裂解液的用量加入 CLAP 蛋白酶抑制剂混合液(1mg/ml)，使其终浓度达到 1×。

注意事项：

- 1、蛋白酶抑制剂混合液有轻微刺激性，小心操作，同时应避免反复冻融。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Masson 三色染色液
丽春红 S 染色液(1×Ponceau S)
葡萄糖总糖和还原糖检测试剂盒(硝基水杨酸法)